


Fiche de méthodes : Réaliser une préparation microscopique

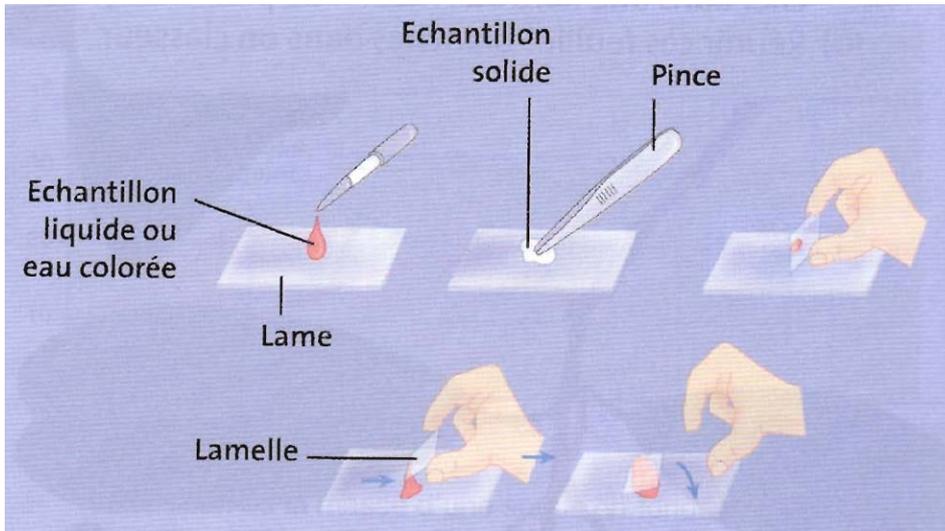

1. Déposer 1 goutte (PAS PLUS) d'eau ou de **colorant** sur une **lame** de verre très propre.
2. Prélever un **fragment fin et translucide** de l'objet à observer.
3. Le déposer à l'aide d'une **pince** et l'étaler au maximum sur la lame de verre.
4. Prendre une **lamelle** de verre bien propre. Poser un côté de la lamelle contre la goutte. Laisser descendre la lamelle lentement sur la lame en évitant la formation de bulles d'air.